

# 遠心機定期自主点検表



|        |                     |         |             |
|--------|---------------------|---------|-------------|
| 機材管理番号 | M17050000000029.000 | 点検 年月日  | 2022/12/8   |
| 機材の名称  | テーブルトップ冷却遠心機⑤       | 点検者     | 高田 侑実       |
| 設置場所   | 免疫血清検査室             | 型式・製造番号 | 2800・T74386 |

|       | 点検項目          | 合格基準                                  | 判定 |
|-------|---------------|---------------------------------------|----|
| 遠心機本体 | 回転軸           | 回転軸に傷や変形がない。                          | 合格 |
|       | 回転軸の軸受け部      | 異常音が聞こえない。                            | 合格 |
|       | ドアロック         | ドアフックは正常に掛かかり、運転中に蓋が開かない。             | 合格 |
|       | ドアの取り付けねじ     | ドアの取り付けねじは緩んでいない。                     | 合格 |
|       | ブレーキ          | 回転を停止させるとき、自然減速と比べて早く減速する。            | 合格 |
|       | 外枠            | 遠心機の外枠にねじの緩み、ガタツキがない。                 | 合格 |
|       | 本体            | 運転中に異常音や異常振動がない。                      | 合格 |
| 回転体   | ロータ室内         | ロータ室（チャンバ）内に異物や、水が溜まっていない。            | 合格 |
|       | ローターの固定       | ロータのつまみやナットの変形、劣化がなく、締め付けが十分。         | 合格 |
|       | 傷、亀裂、さび、変形、腐食 | ロータの表面、チューブ穴、バケットの底面などに、亀裂、変形、腐食等がない。 | 合格 |
|       | バケット          | スイングロータのバケットの降り上がりは滑らかである。            | 合格 |

|    |      |                   |
|----|------|-------------------|
|    | 総合判定 | 補修要 ・ <u>補修不要</u> |
| 備考 |      |                   |

※実施者が作成→主任が確認→各検査室で保管

### 機材校正記録表

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 機材管理番号 | M1705000000029.000 |
| 機材名称   | テーブルトップ冷却遠心機⑤      |

| 実施年月日      | 実施内容および結果                    | 合否 | 有効期限       | 実施者                    | 主任確認                   |
|------------|------------------------------|----|------------|------------------------|------------------------|
| 2022年12月8日 | 冷却遠心機表示温度 4℃<br>標準温度計表示温度 2℃ | 合格 | 2023年12月7日 | 高田<br>2022.12.08<br>侑実 | 白井<br>2022.12.08<br>哲也 |
|            | 以下余白                         |    |            |                        |                        |
|            |                              |    |            |                        |                        |
|            |                              |    |            |                        |                        |
|            |                              |    |            |                        |                        |
|            |                              |    |            |                        |                        |
|            |                              |    |            |                        |                        |
|            |                              |    |            |                        |                        |
|            |                              |    |            |                        |                        |
|            |                              |    |            |                        |                        |
|            |                              |    |            |                        |                        |
|            |                              |    |            |                        |                        |
|            |                              |    |            |                        |                        |
|            |                              |    |            |                        |                        |
|            |                              |    |            |                        |                        |

※校正を実施都度、校正実施者が記入→主任確認→各検査室で保管